



INSTRUKCJA OBSŁUGI OCZOMYJKA LABO MONTOWANA DO ŚCIANY

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI

NABLATOWA WYCIĄGANA MYJKA DO OCZU Z WĘŻEM



Model 163.135.346

POMOC TECHNICZNA TOPSERW:
tel.: 698 433 083; 668 965 748

WSKAZÓWKI DLA INSTALATORA:

1. Po zakończeniu montażu urządzenia proszę pozostawić ten dokument u jego właściciela.
2. Przed przystąpieniem do montażu proszę przeczytać całość tego dokumentu.
3. Czynności instalacyjne należy wykonywać zgodnie z normą ANSI Z358.1/EN15154 oraz obowiązującymi normami i przepisami wykonawstwa instalacji elektrycznych i hydraulicznych.


GWARANCJA

Firma Topserw udziela gwarancji na okres dwóch lat od daty dostawy, że dostarczone przez nią wyroby będą wolne od usterek materiałowych i produkcyjnych przy normalnym użytkowaniu i eksploatacji. Odpowiedzialność firmy Topserw w ramach tej gwarancji będzie polegała wyłącznie na wymianie lub naprawie uszkodzonych elementów, pod warunkiem poinformowania w okresie dwóch lat od daty dostawy.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje opłat za montaż lub robociznę i nie dotyczy materiałów, które zostały uszkodzone wskutek innych przyczyn, takich jak np. nieprawidłowy transport i przemieszczanie, nieprawidłowe serwisowanie lub nieprawidłowe użytkowanie. Naprawa lub wymiana uszkodzonych materiałów stanowi jedyne zadośćuczynienie dla Nabywcy oraz jedyny środek naprawczy stosowany przez firmę Topserw w ramach tej gwarancji. Topserw nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przypadkowe, wynikowe lub bezpośrednie szkody materialne spowodowane przez usterki materiałów, ani za zwłokę w ich naprawie lub wymianie. Podane tutaj informacje o gwarancji zastępują wszelkie gwarancje, wyrażone pisemnie lub wynikające z treści. Wszystkie natryski (prysznice) bezpieczeństwa i myjki od oczu powinny być testowane raz w tygodniu. Karty kontrolne urządzeń są dołączone do każdego urządzenia, zawierają one datę testu i inicjały osoby testującej. Brak kontroli oraz wpisów w kartach będzie uważane za nieprawidłowe warunki użytkowania i spowoduje unieważnienie gwarancji. Elementy ze stali nierdzewnej należy chronić w miejscach montażu oraz w trakcie prowadzenia prac montażowych, a także należy prawidłowo konserwować po podłączeniu dopływu wody do urządzenia produkcji Topserw, w przeciwnym razie gwarancja może zostać unieważniona.

PRZYGOTOWANIE

1. Przed rozpoczęciem prac montażowych zapoznaj się z instrukcją instalacji.
2. Wyjmij poszczególne elementy z opakowania i sprawdź, czy wszystkie niezbędne części są obecne i nieuszkodzone. Jeśli brakuje jakichś części lub są uszkodzone, należy to bezzwłocznie zgłosić do firmy Topserw.
3. Przed przystąpieniem do montażu przeprowadź płukanie rur instalacji dopływu wody. Pozwala to usunąć niepożądane zanieczyszczenia z rur i zapobiec ewentualnemu zablokowaniu przepływu w urządzeniu.
4. W celu spełnienia wymagań normy ANSI Z358.1 należy regularnie kontrolować urządzenie BHP. Przeprowadzone kontrole należy zaznaczać na karcie kontrolnej dostarczonej wraz z urządzeniem.
5. Wszyscy pracownicy narażeni na kontakt z niebezpiecznymi substancjami powinni być przeszkoleni w zakresie obsługi tego i innych urządzeń BHP. Dostarczone wraz z urządzeniem oznakowanie należy umieścić w widocznym miejscu, w pobliżu urządzenia.

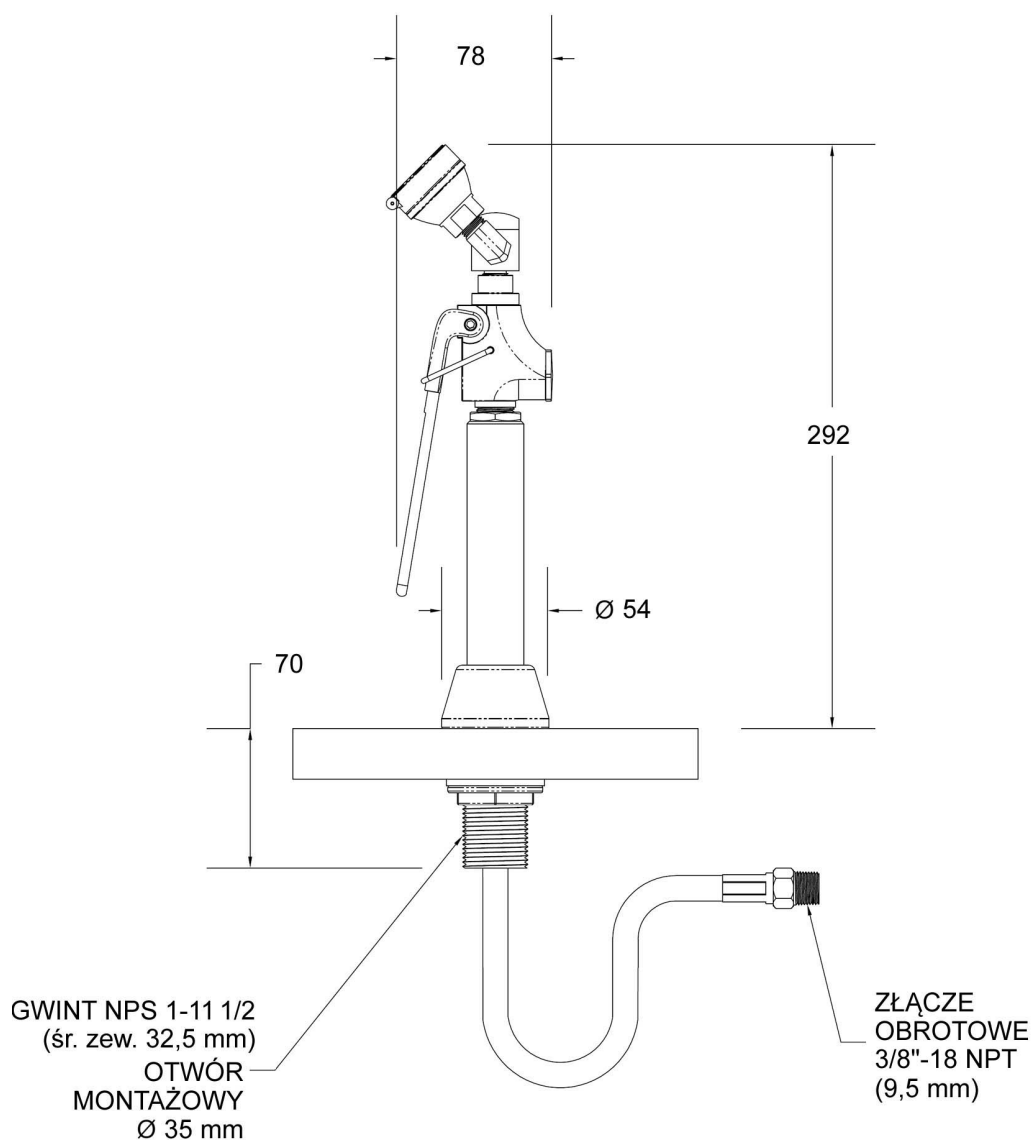

S0706

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Wymagane materiały montażowe: (nie dostarczane).

1. Mocowania ścienne do oznakowania i ewentualnego zamocowania myjki do oczu i twarzy.
2. Uszczelniacz do rur lub taśma teflonowa do uszczelniania połączeń instalacji wodnej.

WAŻNE: NALEŻY PRZEPŁUKAĆ RURY DOPŁYWOWE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ PRZED ICH PODŁĄCZENIEM DO URZĄDZENIA.**UWAGI:**

- Używając narzędzi ręcznych zwracaj uwagę, by nie uszkodzić wykończonych powierzchni elementów urządzenia. Zalecamy owinięcie kluczy taśmą ochronną lub nałożenie plastikowych nakładek ochronnych na narzędzia.
- Położenie przyłączy dopływu i odpływu pokazane jest na rysunku schematycznym urządzenia.
- Luźne kawałki uszczelniacza do rur lub taśmy teflonowej mogą zakłócić działanie elementów tego urządzenia. Materiały uszczelniające do złączy armatury nie mogą wprowadzać zanieczyszczeń do instalacji.

KROK PIERWSZY: MONTAŻ


1. Wyznacz docelowe miejsce do zamontowania myjki wywierć w blacie otwór o średnicy 35 mm.
2. Wstaw w otwór kołnierz przelotowy do umieszczenia myjki w blacie i zamocuj kołnierz od pomocy nakrętki i podkładki (w komplecie).
3. Włóż zespół myjki z węzłem do zamontowanego kołnierza.

KROK DRUGI: DOPŁYW WODY

1. Zamontuj przewód dopływu wody (do nabycia oddzielnie) w pobliżu węzła myjki.
2. Podłącz zbrojony wąż 3/8" NPT (9,5 mm) (dostarczany wraz z węzłem myjki) do punktu wody.
3. Otwórz dopływ wody.
4. Sprawdź, czy nie występują wycieki i czy przepływ prawidłowy.

KROK TRZECI:

1. Do zamocowania znaku wybierz miejsce dobrze widoczne, w pobliżu urządzenia BHP i oznacz otworów mocujących.
2. Do zamocowania oznakowania wybierz odpowiednie kotwy 6,3 mm, śruby i podkładki (do nabycia oddzielnie).
3. Zamocuj dostarczoną w komplecie kartę kontrolną użyciu plastikowych opasek zaciskowych.

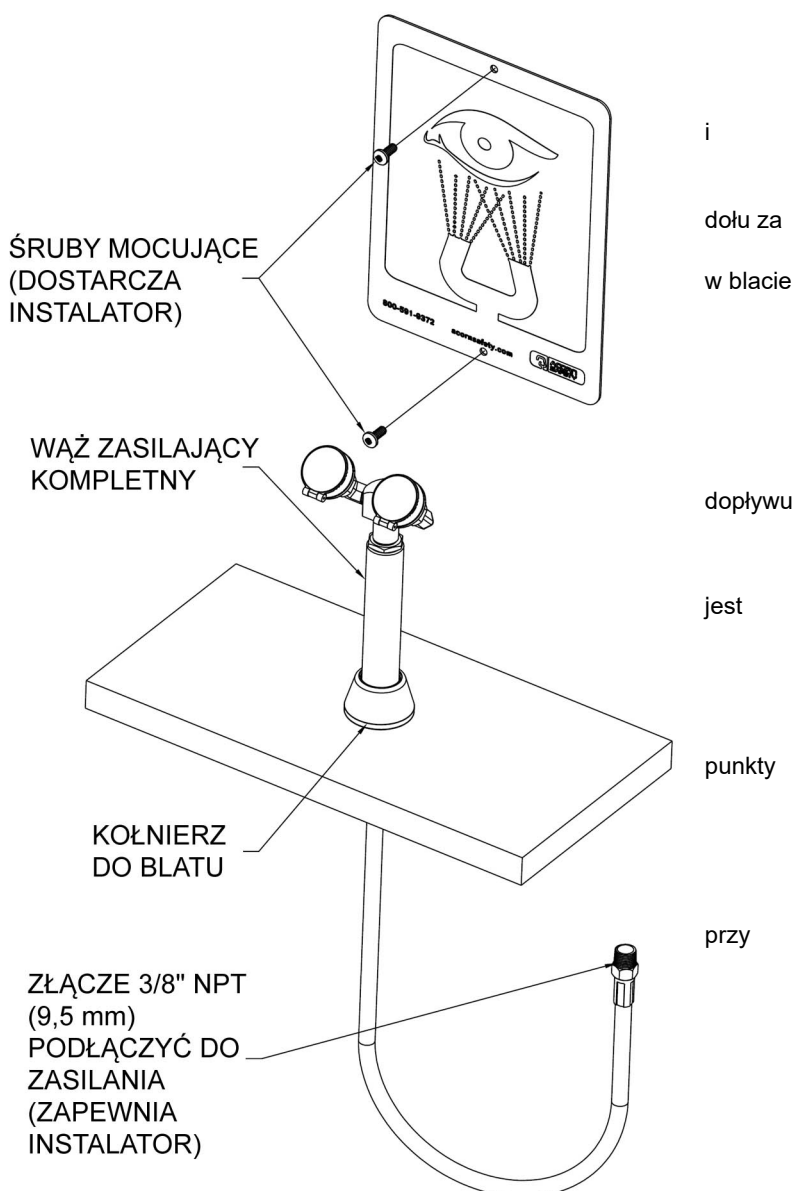

INSTRUKCJA UŻYCIA:

Pracownicy wykonujący pracę przy materiałach niebezpiecznych powinni zapoznać się z lokalizacją i obsługą najbliższego urządzenia BHP. Wodne urządzenia BHP są proste w użyciu i po uruchomieniu nie wymagają angażowania rąk. Regularne przeprowadzanie instruktaży w zakresie prawidłowego użycia i konserwacji urządzeń BHP zwiększa ich dostępność i niezawodność działania.

Droga dostępu oraz otoczenie myjki do oczu powinny być wolne od przeszkód. Im szybciej oczy zostaną opłukane, tym mniejsze prawdopodobieństwo ich uszkodzenia. Stanowiska myjek do oczu należy lokalizować w pobliżu zagrożeń, a dojście do nich powinno trwać nie dłużej niż 10 sekund. W przypadku poważnych obrażeń oczu osoba poszkodowana może potrzebować pomocy przy dostaniu się do myjki i opłukaniu oczu. Wodne urządzenia BHP powinny być co tydzień uruchamiane na czas wystarczający do oceny prawidłowości ich działania, wypłukania osadów z przewodów dopływowych i zmniejszenia ryzyka zanieczyszczenia mikrobiologicznego.

1. W celu uruchomienia ręcznej myjki ściśnij dźwignię. Strumień wody powinien spowodować odpadnięcie na boki osłonki wylewki.
2. Opuść głowę nad myjkę, aby oczy dotknęły strumienia wody. Należy opłukiwać oboje oczy, aby zapobiec ewentualnemu przenoszeniu zanieczyszczeń z jednego oka do drugiego. Osoby noszące soczewki kontaktowe powinny zdjąć je bezzwłocznie przed lub w trakcie opłukiwania, aby zapobiec pozostawianiu zanieczyszczeń w kontakcie z rogówką, co może przyczynić się do niepotrzebnego cierpienia i bólu.
3. Użyj kciuków i palców wskazujących, aby całkowicie rozsunąć powieki oczu i opłukuj oczy przez około 15 minut, aż do przybycia pomocy medycznej. Bądź przygotowany by poinformować lekarza o rodzaju zanieczyszczenia, jakie dostało się do oka.
4. Po zakończeniu opłukiwania zwolnij dźwignię i odwieś myjkę z powrotem na wieszak. Wypływ wody powinien bezzwłocznie ustać. Po ustaniu wypływu wody załóż ponownie osłonkę na wylewkę, aby chronić ją przed zanieczyszczeniami przenoszonymi przez powietrze.


ZASADY KONSERWACJI:

Kontrolę i konserwację urządzenia należy wykonywać zgodnie z normą ANSI Z358.1.

1. Sprawdź, czy urządzenie nie nosi wyraźnych śladów zużycia, uszkodzeń lub usterek. W razie potrzeby odnów powierzchnię urządzenia malując je świeżą farbą. Zamontuj brakujące elementy lub wymień uszkodzone, takie jak np. łopatką uruchamiającą, znaki informacyjne i karta kontrolna.
2. Wyjmij sitko i wypłucz z zanieczyszczeń, jakie mogły zebrać się w trakcie użytkowania.
3. Otwórz przepływ myjki ściskając dźwignię uruchamiającą, sprawdź, czy działanie zaworu jest płynne i czy pokrywka odskakuje z wylewki zaraz po otwarciu przepływu wody. Jeżeli zawór kulowy nie porusza się płynnie, sprawdź czy elementu mechanizmu otwierania zaworu nie są zatarte lub czy nie brak jakichś elementów. Jeżeli pokrywka wylewki myjki nie spada od razu po otwarciu wypływu wody, sprawdź, czy ciśnienie na dopływie wody jest prawidłowe.
4. W trakcie wypływu wody z wylewki sprawdź, czy jej otworki nie są zatkane lub zanieczyszczone, i oczyść lub wymień odpowiednie elementy.
5. Zwolnij dźwignię uruchamiającą. W celu ochrony wylewki przed zanieczyszczeniem zawsze pamiętaj o założeniu pokrywki na wylewkę.

WYKAZ CZĘŚCI

NR NA RYS.	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	7101-115-001	GŁOWICA ZESPOŁU WYLEWKI OCZOMYJKI, ABS
	7101-057-001	ZESPÓŁ MYJKI DO TWARZY Z POKRYWĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ
2	7105-058-199	ZESPÓŁ TRZONU I ROZGAŁĘZIACZA
3	7100-231-199	KOLANKO 90° 1/4" NPT (9,5mm), CHROMOWANE
4	7105-050-199	ZAWÓR ZESPOŁU WĘŻA MYJKI , 3/8" FPT (9,5mm x 3/4"(19mm)-14 UNS
5	7105-054-000	UCHWYT WĘŻA MYJKI , 3/4"(19mm) UNS x 1/4"(6,5mm)-18 NPT
6	7105-057-000	WĄŻ ELASTYCZNY ŻÓŁTY Z PVC, DŁUGOŚĆ 2,4 m
	7105-056-000	WĄŻ ELASTYCZNY STAL NIERDZEWNA, DŁUGOŚĆ 2,4 m
7	7105-068-199	ZŁĄCZKA PRZEJŚCIOWA DO MONTAŻU WĘŻA W BLACIE
8	7105-075-001	PRZELOTOWY KOŁNIERZ DO WĘŻA WPUSZCZANY W BLAT

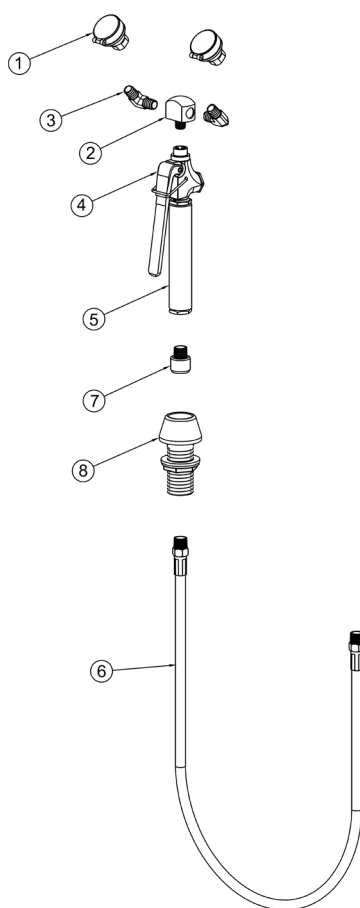

SKORZYSTAJ Z USŁUG NASZEGO DZIAŁU SERWISU

Postaw na wiedzę, doświadczenie
oraz profesjonalizm

PAMIĘTAJ



Regularne przeglądy zapewniają niezawodność produktów w sytuacji awaryjnej.



Przeglądy powinny być przeprowadzane przez doświadczonych oraz autoryzowanych serwisantów.



Ekspluatowane produkty wymagają regularnych okresowych czynności serwisowych.



Brak serwisów grozi utratą gwarancji oraz właściwości użytkowych produktów.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ SERWIS TOPSERW?



Nasi serwisanci posiadają wieloletnie doświadczenie oraz szeroką wiedzę techniczną potwierdzoną certyfikatami i dyplomami.



Po każdym serwisie dostarczamy profesjonalną dokumentację.



Na bieżąco współpracujemy z producentami, aby sprawnie rozwiązywać problemy oraz świadczyć najwyższą jakość usług.



Jako jedyni jesteśmy certyfikowanymi serwisantami urządzeń Duperthal, Lacont, Chemisafe, Wolf, Acorn, Adaro, Hughes, Justrite, Chronomite, świadczymy również serwisy innych urządzeń dostępnych na rynku.



Regularnie szkolimy się w kraju oraz zagranicą, aby poszerzać swoją wiedzę oraz sprawnie reagować na potrzeby naszych odbiorców.



Zapewniamy szybkie terminy oraz dojazd do klienta na terenie całego kraju.



Oferujemy szkolenia techniczne celem właściwej obsługi naszych produktów.

Zawierając z Topserw długoterminową umowę konserwacyjną nie musisz już myśleć o obowiązkowych przeglądach.

Nasz Dział Serwisu dopilnuje, żeby kontrola urządzeń odbyła się w wymaganym terminie.



ul. Marecka 66a
05-220 Zielonka
www.topserw.pl
info@topserw.pl
INFOLINIA: 801 000 501